

Avtrekkskap/Fumehoods med/with "LAB-VENT controls"



Drift	Avtrekkskapet kan IKKE slås av.
Grønt lys	Riktig lufthastighet
Max	Maksimum drift uansett avtrekksskapets posisjon
Rød blink + lyd	Indikerer for lav lufthastighet eller for stor lukeåpning – LUKK LUKEN
Rød lys + lyd	Rød lampe lyser konstant, lyd avgis i 30 sekunder; strømsvikt – LUKK LUKEN
Alarm	Alarm lyd av eller på.
Lys	Tenn/sluk lyset
Alle LABFLEX avtrekksskap er utstyrt med LAB-VENT Kontrollpanel	

Drift	The fume hood is always on.
Grønt lys	Correct air-flow
Max	Maximum airflow regardless of position of front.
Red blink + lyd	Indicate to low airflow. Indicate to low airflow or to high front position. – CLOSE
Red lys + lyd	Red lamp glows constantly, sound for 30 secs; electricity problem – CLOSE
Alarm	Turns alarm on or off.
Light	Turns light on or off.
All LABFLEX Fume hoods are controlled by LAB-VENT control panel	